

## N2000 工作站建立面积外标方法文件

1、色谱开机后, 打开电脑, 打开 N2000 在线工作站, 查看基线平稳, 注入适量标样, 谱图出完后, 停止采集, 弹起查看基线, 记下其谱图文件名。

2、点击:

①方法→积分→面积→外标法→采用

②组分表→谱图→标样谱图名→全选→（在对应的保留时间前输入峰名）→采用→提交成功（OK）→校正→组份含量（对照输入各组份含量）→加入标样→打开标准对照液谱图名→确定→校正完毕→另存→起任意方法名保存。组分表校正因子已求完毕且已保存。用时打开其方法即可。

上述是在“在线”求校正因子, 在“离线”上也能求, 和“在线”一样步骤, 只是在保存方法时, 要点击“输出—保存”, 在离线中运用时, 先打开谱图文件, 然后点加载。