

## WRS-2 熔点仪操作方法

- 一、 取毛细管装填被测样品，把样品放入毛细管后，用 1 米高的玻璃管让其在管内自由落体运动进行夯实，夯实后约 3mm 高度。
- 二、 打开电源，按 ← 输入起始温度（比样品的熔点低 5 度，如果样品熔点是 100 度，那么就输入 95 度）。升温速率输入 1，按加热，等炉温与起始温度相同时，把毛细管插入仪器上方的小孔内，按升温，炉温按升率开始上升，等达到样品熔点时初熔终熔都显示出来即可。
- 三、 按 RESET 复位到初始状态。